



BUNSEN CON VALVOLA TERMOCOPPIA MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

APPLICAZIONI

I bunsen con valvola termocoppia sono dispositivi a fiamma libera utilizzati per piccole saldature e riscaldi.

Al fine di evitare rischi occorre che il bunsen sia correttamente collegato alla rete di distribuzione del gas metano o ai dispositivi bombola per l'erogazione di gas liquidi, tramite tubo omologato secondo il tipo di gas utilizzato, e fissato con fascette stringitubo.



I bunsen sono prodotti nei diversi standard secondo il gas che sarà utilizzato e sono provvisti di targhetta identificativa.

Le pressioni di esercizio sono:

Tipo di gas	Uscita
GAS METANO	22 mbar
G.P.L.	0.1 – 0.5 bar

I bunsen sono provvisti di dispositivo di sicurezza come previsto dalla Legge 1083 del 1971, valvola termocoppia, il cui funzionamento interviene bloccando automaticamente la fuoriuscita dei gas dopo circa 15/20 secondi dallo spegnimento accidentale della fiamma.

I bunsen sono realizzati con materiali che assicurano un lungo periodo di esercizio senza richiedere particolare manutenzione. Tuttavia, nel caso eventuale il prodotto richiedesse un intervento di riparazione, questo deve essere effettuato da Personale Tecnico Qualificato.

MANUTENZIONE

Per conservare a lungo ed in perfetta efficienza il prodotto è necessario mantenere pulito il foro di uscita del tubo bunsen.


INSTALLAZIONE

- Accertarsi che i dati di targa corrispondano alla fonte di erogazione del gas.
- Collegare un tubo omologato al raccordo portagomma e serrare con una fascetta .
- Tarare la pressione di utilizzo.

MODALITA' D'USO

Per un corretto funzionamento del bunsen occorre operare come segue:

1. Aprire il rubinetto del gas
2. Accendere la fiamma tenendo premuto il pulsante della valvola per 15/20 secondi
3. Rilasciare il pulsante
4. Regolare la presa d'aria del bunsen per raggiungere l'intensità della fiamma desiderata.

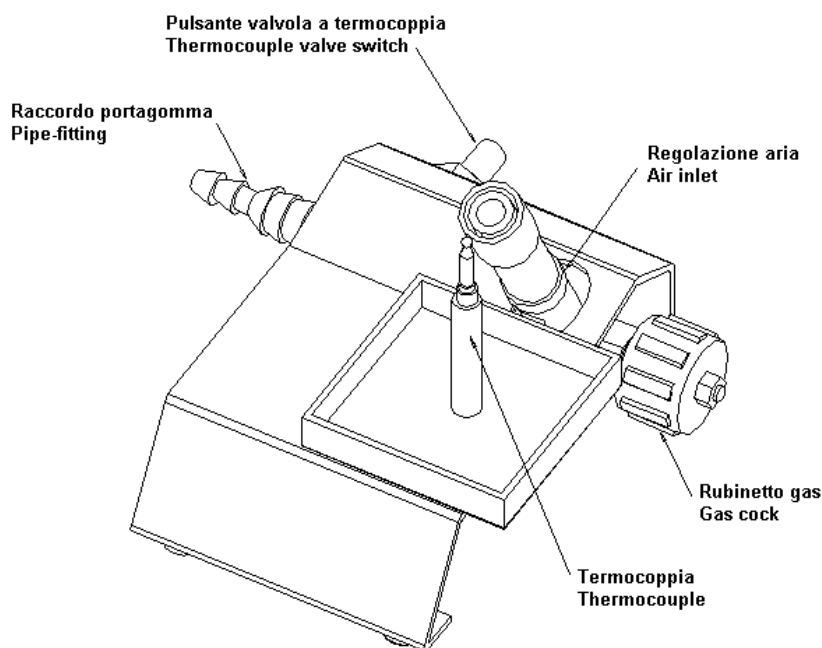

DENTALFARM s.r.l.

Via Susa, 9/a - 10138 TORINO – ITALY

☎ SERVIZIO TECNICO COMMERCIALE - (+39) 011/4346588

☎ SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA - 011/4346632

☎ FAX 011/ 4346366

E-mail: info@dentalfarm.it

Sito: www.dentalfarm.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ CE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi sottoscritti,
We, the undersigned,

DENTALFARM S.r.l.
Via Susa, 9/A
10138 TORINO - I
Tel. (+39) 011 4346588

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto di ns. fabbricazione
declare under our own responsibility that the product of our exclusive manufacturing

Codice <i>Code</i>	Tipo <i>Type</i>	Gas <i>Gas</i>
A4701	BUNSEN	Metano Natural gas
A4702	BUNSEN	G.P.L. (gas propano liquido) Liquid propane gas


è conforme alle seguenti norme:
complies with the following regulations:

- **2009/142/CEE - DIRETTIVA APPARECCHI A GAS**
2009/142/EEC - DIRECTIVE ON GAS APPARELS

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è:
The person authorized to compile the technical file is:

I' Amm. Delegato
the Managing Director
Laura CATELLA

Torino, 29 gennaio 2018
Turin, 28th January 2018

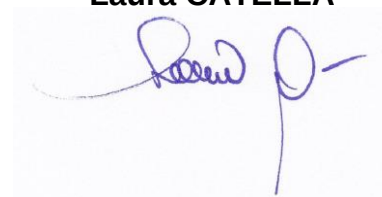

DENTALFARM S.r.l.

V. Susa, 9/a – 10138 TORINO – ITALY
Tel. (+39) 011 4346588 – 011 4346632
Fax (+39) 011 4346366
E-mail info@dentalfarm.it - www.dentalfarm.it